

Pathogen Testing

1-2 Test

Patentovaný test pro stanovení Salmonell

1-2 Test je celosvětově patentovaný jednorázový rychlý test pro detekci salmonel. Test je kombinací ověřených laboratorních metod a rychlých jednoduchých testů. Zaručuje profesionální úroveň provedení rychlé detekce salmonel v běžné praxi. Každá souprava obsahuje všechny reagentie potřebné pro provedení testu. Výsledky jsou hodnoceny vizuálně, jsou snadno interpretovatelné a není nutné pořizovat drahé přístrojové vybavení.

Přesné, spolehlivé a validované výsledky

Rozsáhlé laboratorní a oborové ověřovací studie prokazují, že 1-2 Test je vysoce spolehlivý a specifický. Patentované protilátky používané v soupravě 1-2 Testu jsou schopny zachytit několik kmenů salmonel aniž by zkříženě reagovaly. 1-2 Test je vhodný pro kontrolu všech potravinářských produktů, přísad do jídel a také životního prostředí v rámci HACCP.

Jednoduché použití.
Pokročilá technologie.



BIOCONTROL

Results, Right now

Rychlé a spolehlivé výsledky

Výsledky jsou dostupné již 14 hodin po naočkování.

Jednoduché použití

1-2 test vyžaduje pouze několikaminutovou manipulaci. Každý z jednoduchých kroků přípravy lze provést samostatně, nebo simultánně na více kolonách.

Flexibilita

Jednorázové provedení každého 1-2 Testu nevyžaduje sběr většího množství vzorků do série k testování.

Vizuální hodnocení výsledků

Výsledky jsou hodnoceny vizuálně na základě vývoje charakteristické imunoprecipitační linie. Pro vyhodnocení testu není nutné drahé přístrojové vybavení.

Validace

Validováno podle AOAC official method 989.13.

Obsah 1-2 testu

Každý test je samostatný a disponuje testovací kolonou s aktivačním roztokem a roztokem protilátek. Dostupná je i kolona s prázdným sideportem.



Skutečná velikost

Jednoduché použití

1-2 Test je vysoce specifický a citlivý. Využívá jedinečnou kombinaci vestavěné selektivní kultivační půdy a patentovaných protilátek, které imunodifúzí detekují přítomnost salmonell.

